


Mikrozahnringpumpen mit bürstenlosem Motor

Programmierbare Steuerung S-BL

zur Positions- und Drehzahlregelung bei Dosieraufgaben

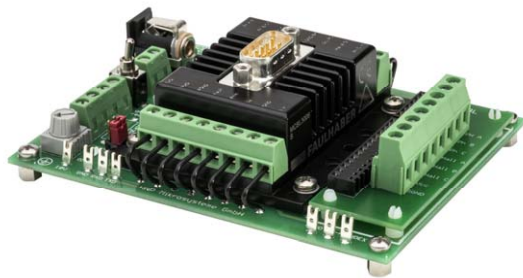

- *Programmierbare Pumpensteuerung* für kontinuierliche und diskrete Dosierung
- Für mzz-Pumpen mit bürstenlosem Sondermotor
- *Programmierung* mit Windows® Software »Motion Manager«
- Potentiometer zur *Drehzahlvorgabe* bzw. analoger Drehzahleingang (0-10 V)
- 1 digitaler *Eingang*
- 1 digitaler *Ausgang*, optional als *Eingang* programmierbar
- Zweifarbiges *LED* zur Anzeige des Betriebszustands
- EEPROM *Programmspeicher*
- *Serielle Schnittstelle* RS-232

Die Steuerung S-BL eignet sich mit ihrer kompakten Bauform und ihrem reichen Funktionsumfang für die komfortable Ansteuerung der Mikrozahnringpumpen mit bürstenlosem Sondermotor. Der integrierte 16-Bit Mikrocontroller ermöglicht eine exakte Regelung der Drehzahl zur Einstellung von

Volumenströmen sowie eine genaue Regelung der Position zur Vorgabe von diskreten Dosierolumina. Durch die kompakte Bauweise ist die Steuerung in vielfältigen Anwendungen einsetzbar. Über eine RS-232 Schnittstelle ist die flexible Anbindung an vorhandene Steuerungssysteme

möglich. Die Drehzahl lässt sich alternativ über den analogen Sollwerteingang (0-10 V) oder das vorhandene Potentiometer einstellen. Dosierprogramme können in der Steuerung gespeichert werden.

Technische Daten

Regelung	PI-Regler, Drehzahl- und Lageregelung
Versorgungsspannung U_B	24 V DC (12 – 30 V)
Drehzahlbereich	1 – 6000 U/min
Spannungsanschluss	Flanschbuchse nach DIN 45323, Schraubklemmen
Pumpenanschluss	Schraubklemmen
Serielle Schnittstelle	RS-232, SUB-D Stiftstecker, 9-polig
Eingang Nr. 1 (Drehzahleingang)	0 – 10 V
Fehlerausgang (Eingang Nr. 2)	Open collector max. U_B / 30 mA kein Fehler: durchgeschaltet nach GND Als Eingang: low 0...0,5 V / high 4 V... U_B
Digitaler Eingang Nr. 3	low 0 ... 0,5 V / high 4 ... 30 V Digitaler Eingang Nr. 3 mit Schalter
Speicher für Fahrprogramme	6600 Bytes
Schutzart	IP 20
Abmessungen	ca. 112 x 85 x 36 mm
Gewicht	ca. 170 g

Technische Änderungen vorbehalten.

Anschrift

HNP Mikrosysteme GmbH
Bleicherufer 25 · D-19053 Schwerin

Telefon +49 385 52190-301
Telefax +49 385 52190-333

E-Mail info@hnp-mikrosysteme.de
<http://www.hnp-mikrosysteme.de>

Software



Mit der unter Windows® laufenden Software »Motion Manager« können sämtliche Parameter der Mikrozahringpumpe eingestellt und abgespeichert werden. Hierfür steht eine einfache ASCII-Befehlssprache zur Verfügung. Ebenso lassen sich Dosierprogramme erstellen und über die RS-232 Schnittstelle in das integrierte EEPROM

übertragen. Beispielsweise kann die Mikrozahringpumpe so programmiert werden, dass auf das Startsignal einer übergeordneten Steuerung hin verschiedene Dosierprogramme selbsttätig ausgeführt werden. Beispielprogramme für die Programmierung sind im Lieferumfang enthalten.

Konfiguration

```
SOR0 ;RS-232
SOR1 ;Potentiometer
      ;bzw. 0-10 V
```

Schnittstellenauswahl

```
V3000 ;Drehzahl 3000 U/min
V0    ;Stop
```

Volumenstromregelung über die Drehzahl

```
LR10000 ;10 Umdrehungen laden
M       ;Start Positionierung
```

Volumendosierung

```
SP6000 ;Maximaldrehzahl
AC500  ;Beschleunigung
LPC400 ;Spitzenstrom
LCC200 ;max. Dauerstrom
```

Einstellung von Parametern

```
GV ;Solldrehzahl
=> 3000
GN ;Istdrehzahl
=> 2998
GRC ;Iststrom
=> 200
POS ;Istposition
=> 1000
```

Abfrage von Parametern und Antriebsdaten

```
EEPSAV
```


Einstellungen im EEPROM sichern

Programmierung

```
PROGSEQ ;Programmmanfang
A1      ;Label 1
V1000  ;Drehzahl 1000 U/min
DELAY100 ;1 sec warten
NP     ;Position zurückmelden
LR10000 ;10 Umdr. laden
M      ;Bewegung starten
JMP1   ;Sprung zu Label 1
END    ;Programmende
```

Dosierprogramme

Grafische Online-Analyse

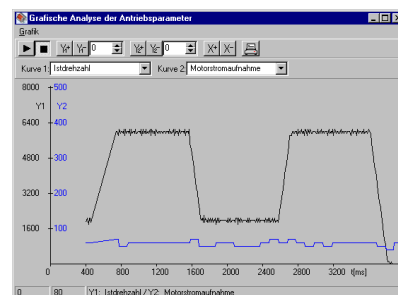

Beispielverläufe Drehzahl – Stromaufnahme

Betriebsmodi

```
CONTMOD Standardmodus
APCMOD  Positionsregelung auf
         analoge Spannung
STEPMOD Schrittmotormodus
```

Wahl alternativer Betriebsmodi für den Steuerungsbetrieb

Artikelnummer

66 02 01 05

Steuerung S-BL für Pumpen der Niederdruckbaureihe, Hochleistungsbaureihe und modularen Baureihe mit bürstenlosem Sondermotor, Nullmodemkabel, Software »Motion Manager«, Beispielprogramme

Ergänzungsausstattung

Schaltnetzteil

externes 24 V Schaltnetzteil mit Weitbereichs-Spannungseingang 100–240 V AC 50/60 Hz und passendem Stecker für Steuerung S-BL

Multiplexermodul

Betrieb von bis zu 255 Pumpen über eine gemeinsame RS-232 Schnittstelle